

SavilleX小瓶搁置架，用酸浸提的方法清洗PFA小瓶、管盖及其他类型的实验室器皿，安全高效。搁置架专为小瓶清洗系统设计搭配使用，在清洗时保持小瓶和管盖等竖直放置，消除了气泡，使清洁更彻底，也使从小瓶清洗系统内装入和取出小瓶更方便。小瓶搁置架和小瓶清洗系统相结合，可为SavilleX PFA小瓶、管盖及其他器皿的酸清洗提供完整的解决方案。

设计特点

小瓶清洗支架是由一系列网格状架子在中心罗列。每层架子放置小瓶或者盖子，且架子有边壁围绕可以轻松控制架子上的小瓶和盖子。小瓶清洗支架的设计适用于SavilleX的小瓶和盖子，其特点是此支架具有整体性，它可阻止上面的架子接触下面架子上的小瓶及盖子，这样就可避免接触污染。因为小瓶及盖子是垂直放入小瓶清洗器的可以避免气泡，有助于清洗效果。当把小瓶及盖子妥善的放在架子上，小瓶清洗支架可放入小瓶清洗器的酸中浸泡，在加热板上加热。小瓶清洗支架是PFA材质制成可以出色的抵御所有的无机酸。小瓶清洗架还包括底部托盘它可以用于小瓶清洗架站立和在水槽里冲洗。

SavilleX小瓶清洗支架目前有三种型号分别适用于7ml，15ml和30ml的PFA溶样瓶及瓶盖。其他型号可接受定制，或者可以购买通用支架，通用支架的隔片可移动，适用于任何型号的容样瓶及瓶盖。

小瓶清洗支架可以适用于大部分4L的玻璃烧杯。由于小瓶清洗支架太高，用于玻璃烧杯内的时候，建议配备PFA的盖子。使用者要确保小瓶清洗支架和玻璃烧杯有缝隙，保证两者在加热的时不互相卡住。



15 mL 小瓶搁置架



系统组成

小瓶搁置架由以下部件组成：

- PFA支架用于放置小瓶和瓶盖
- PTFE支柱
- PFA手柄
- 沥水托盘

规格

Type	支架层数	一次可清洗溶样瓶数量	一次可清洗瓶盖数量
7 mL 小瓶搁置架	8	72	80
15 mL 小瓶搁置架	7	36	27
30 mL 小瓶搁置架	5	24	18

单层溶样瓶支架规格


Type	单层支架可容纳数量
7 mL 溶样瓶支架	24个 Savillex 7ml PFA溶样瓶
15 mL 溶样瓶支架	12个 Savillex 15ml PFA溶样瓶
30 mL 溶样瓶支架	12个 Savillex 30ml PFA溶样瓶

单层瓶盖支架规格


Type	单层支架可容纳数量
33 mm 瓶盖支架	9个 Savillex 33mm PFA瓶盖
24 mm 瓶盖支架	20个 Savillex 24mm PFA瓶盖

货号


Description	Savillex Part #
7 mL 小瓶搁置架	550-07
15 mL 小瓶搁置架	550-15
30 mL 小瓶搁置架	550-30

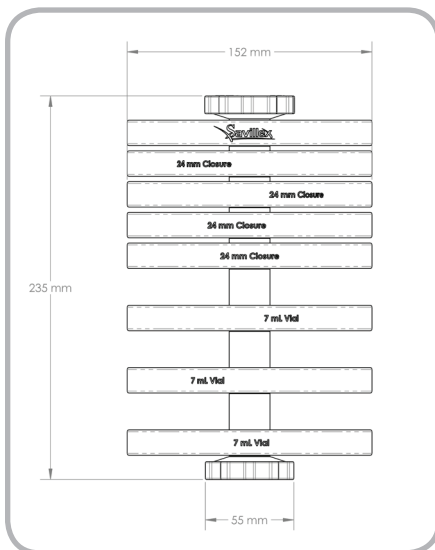

7 mL Vial Rack System

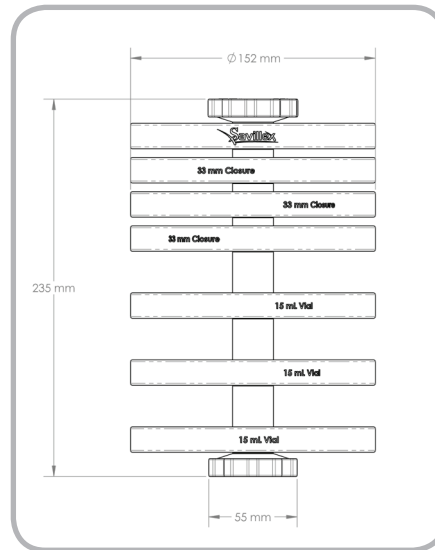

15 mL Vial Rack System

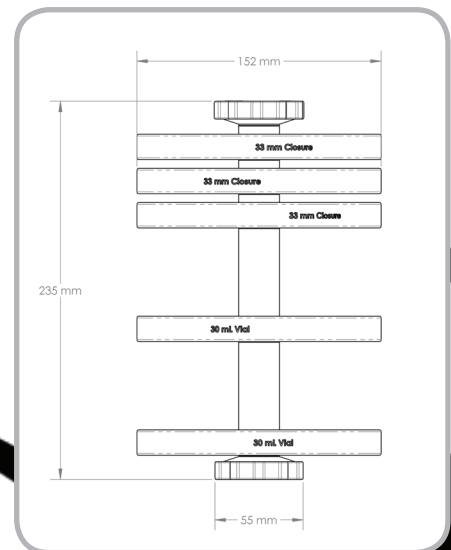

30 mL Vial Rack System